

alca cip forte

Hochalkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung

- phosphatfrei
- starke Reinigungskraft
- schaumfrei
- von Miele freigegeben
- zur Anlagenreinigung (z.B. in CIP Anlagen) einsetzbar

Anwendungsgebiete

Flüssiger alkalischer Reiniger (Konzentrat) zur thermischen und chemothermischen Aufbereitung von alkalienbeständigen Materialien aller Art (Flaschen, Geschirr, Edelstahlcontainer, etc.). In Taktbandanlagen und Einzelmaschinen einsetzbar.

Anwendungsmethoden / -hinweise

arcana® alca cip forte ist zur Reinigung einsetzbar. arcana® alca cip forte wird wie folgt dosiert: 0,3-0,5%, d.h. 3-5 g/l. Die Dosierung erfolgt über maschinengesteuerte Dosierpumpen. Nach dem Reinigungsschritt empfiehlt sich die Neutralisation mit arcana® acid cip, um die Verschleppung von Alkaliesten zu verhindern.

Produktdaten

Kennzeichnung gemäß VO (EG)

Nr. 648/2004: < 5 %

Phosphonate

Weitere Inhaltsstoffe:

Korrosionsinhibitoren

Chemisch-physikalische Daten:

Konzentrat:

Aussehen: klare, hellgelbe Flüssigkeit

pH-Wert: ca. 14

Dichte (20 °C): 1,12 g/cm³

0,3 und 0,5 %ige Gebrauchslösung:

Aussehen: farblos, klar

pH-Wert: ca. 11




hochalkalischer
pH-Wert

CIP-geeignet

hervorragende
Reinigungskraft

maschineller
Einsatz

phosphat- und
schaumfrei

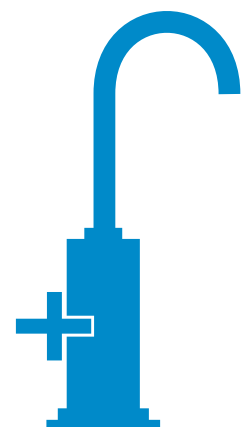

alca cip forte

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
10 l-Kanister	1 x 10 l	146334
30 l-Kanister	1 x 30 l	146336

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
10 l Kanisterhahn	135501
30 l Kanisterhahn	126101
10 l Kanisterdosierer	117101
30 l Kanisterdosierer	182501
10 l Kanisterschlüssel	135810
30 l Kanisterschlüssel	135901
Messbecher	136101
Umfülltrichter	117901

Besondere Hinweise

Spülgut aus eloxiertem Aluminium sollte auf Alkalibeständigkeit geprüft werden.

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Enthält < 5 % Kaliumhydroxid.

C: Ätzend. E

R34: Verursacht Verätzungen.

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat arcana® alca cip forte vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.arcana-hygiene.com.

Für Ihre individuellen Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter info@arcana.at

Schülke & Mayr GmbH

Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1- 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1- 523 49 27
info@arcana.at
www.arcana-hygiene.com

Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schulke Polska Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa / POLAND
Tel. +48 22 568 22 02-03
Fax +48 22 568 22 04

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).